



Elementar元素分析仪器耗材目录

禹重科技® ÜZONGLAB

1.Vario EL III / vario EL cube / vario MICRO cube	2-4页
2.Vario MACRO / vario MACRO cube	5-6页
3.Vario MAX	7-9页
4.Rapid CS cube	10 - 11 页
5.Vario TOC cube	12 - 13 页
6.LiquiTOC+liquiTOC trace	14 - 15 页

各种试剂：氧化剂，催化剂，还原剂



线状铜 氧化钨 氧化铜 钨粒铂 催化剂 刚玉球

各种石英，陶瓷消耗品



石英燃烧还原管 石英保护管 支撑管 石英灰分管

各类锡,银制品



锡舟 锡囊 锡杯 锡纸

各类仪器备件



TCD检测器 电磁阀 吸附柱 电路板 流量控制器

更多耗材，备件，试剂咨询请联系我们，同时可以提供仪器的维修和保养。



各种O型圈及附件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
O2 - lance, 140 mm	陶瓷加氧管	05 000 088	
lance-sealing, 10 pieces	加氧管密封件	05 000 247	
square gasket, black	垫圈	05 000 353	
o-ring 7.5 x 2.5, green	O型圈	05 000 416	仅用于EL III

标准样品			
英文描述	中文名称	订货号	备注
acetanilide, 5 g	乙酰苯胺	03 679 942	
sulfanilamid, 10g	磺胺嘧啶	15.00-0062	

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
filter, diameter 18mm	滤棉	03 002 399	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
lead chromate, 50 g	铬酸铅	03 679 914	
ceriumdioxide, 100 g	氧化铈	03 679 915	仅用于EL III
Al ₂ O ₃ -wool, 20 g	氧化铝棉	05 000 086	
copper, wire 100g	线状铜	05 000 699	
copper oxide, wires, 250 g	线状氧化铜	05 001 039	
cotton wool, 50g	脱脂棉	05 001 715	
tungsten(VI)-oxide, 60 g	氧化钨	11.02-0008	
tungsten(VI)-oxyd powder 25g	粉末状氧化钨	11.02-0017	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	
corundum balls, 40 g	刚玉球	50 008 467	


石英管/坩埚			
英文描述	中文名称	订货号	备注
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
O2 - lance, 140 mm	陶瓷加氧管	05 000 088	
lance-sealing, 10 pieces	加氧管密封件	05 000 247	

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
acetanilide, 5 g	乙酰苯胺	03 679 942	
sulfanilamid, 10g	磺胺嘧啶	15.00-0062	

干燥管CHNS/CNS/S模式

还原管CHNS/CNS/S模式


燃烧管CHNS/CNS/S模式

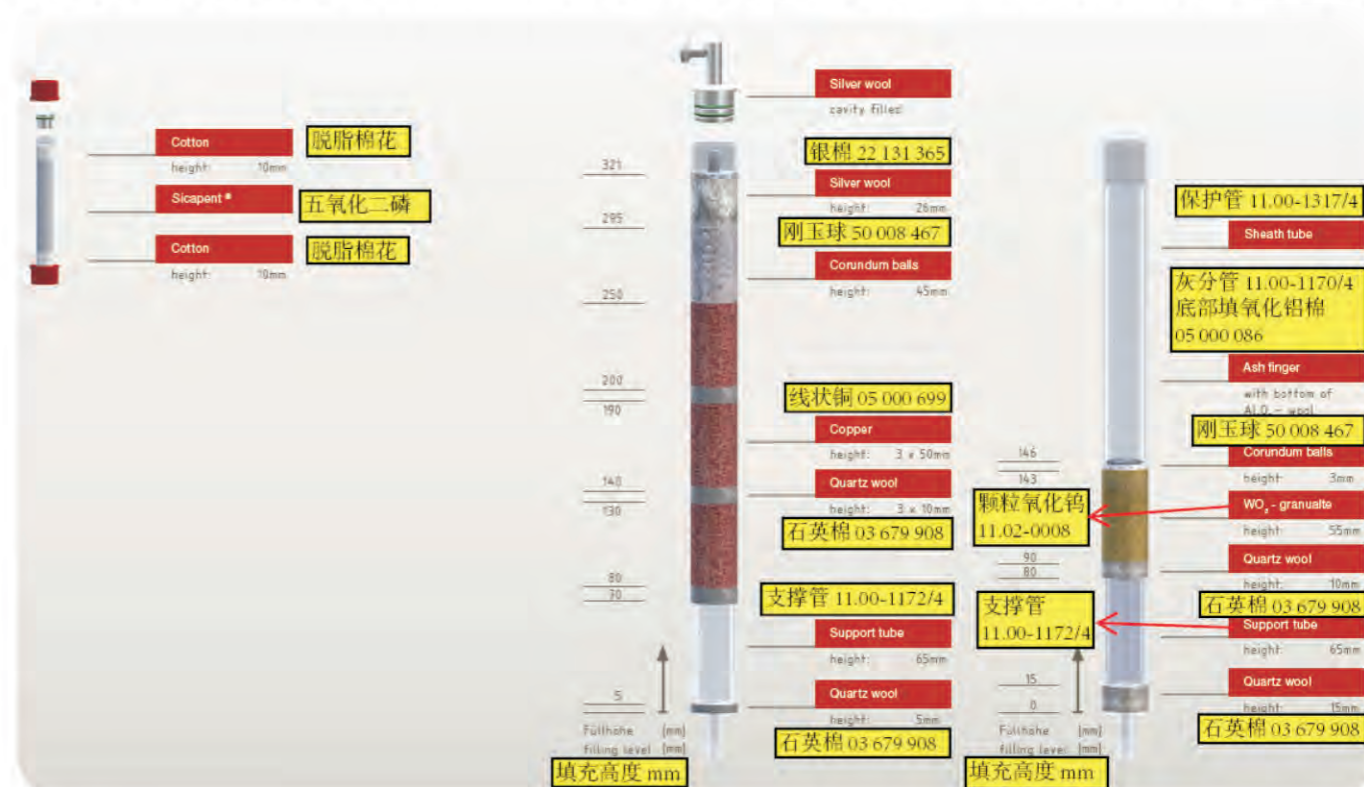


干燥管 CHN/CN/N 模式

还原管 CHN/CN/N 模式


燃烧管 CHN/CN/N 模式

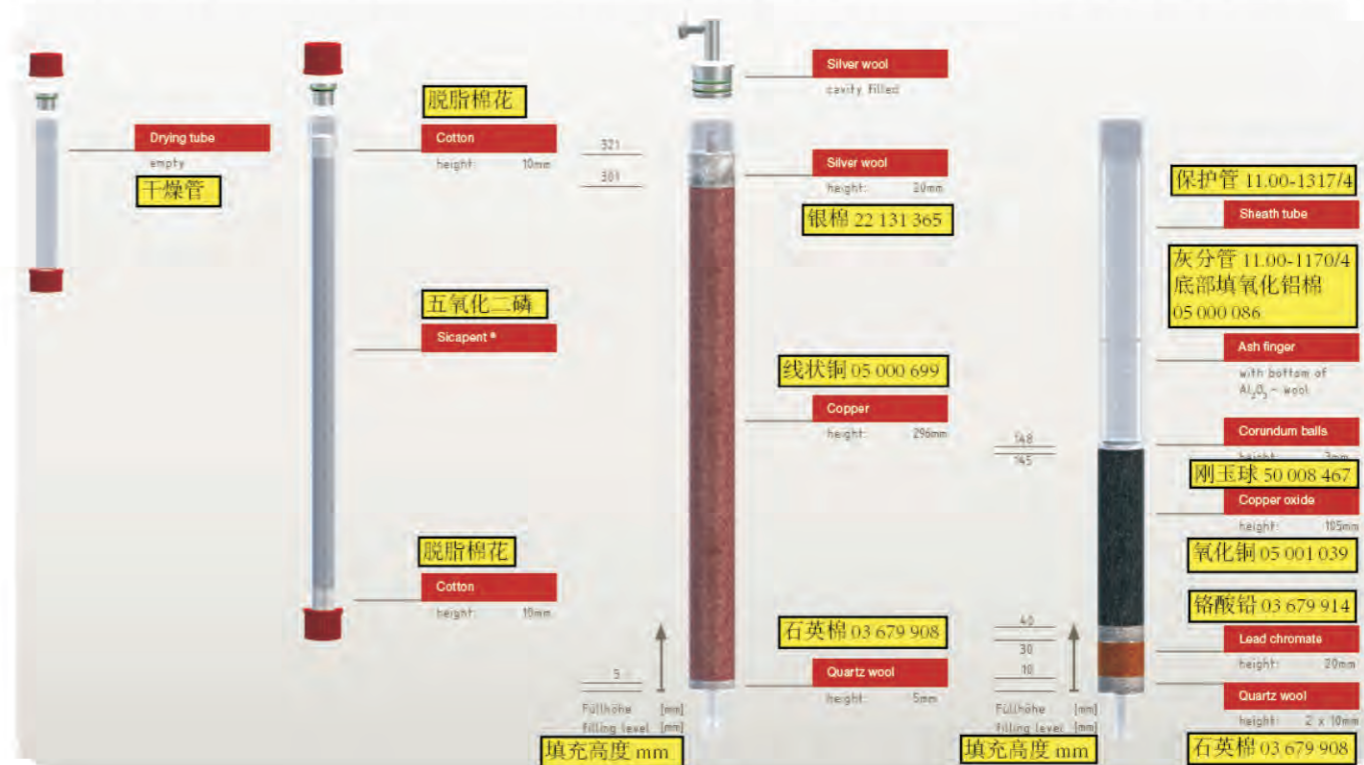

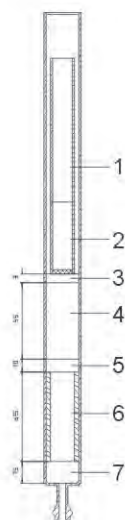


燃烧管 CHNS/CNS/S模式

- 1 保护管 (11.00-1317/4)
- 2 保护管 (11.00-1317/4)
- 3 保护管 (11.00-1317/4)
- 4 保护管 (11.00-1317/4)
- 5 保护管 (11.00-1317/4)
- 6 保护管 (11.00-1317/4)
- 7 保护管 (11.00-1317/4)

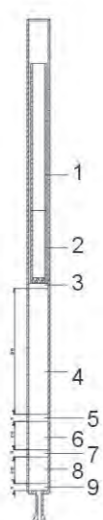

燃烧管 CHN/CN/N模式

- 1 保护管 (11.00-1317/4)
- 2 灰分管 (11.00-1170/4)
- 3 刚玉球 3 mm (50 008 467)
- 4 氧化铜 90 mm (05 001 039)
- 5 石英棉 5 mm (03 679 908)
- 6 氧化铈 20 mm (03 679 915)
- 7 石英棉 5 mm (03 679 908)
- 8 铬酸铅 20 mm (03 679 914)
- 9 石英棉 5 mm (03 679 908)

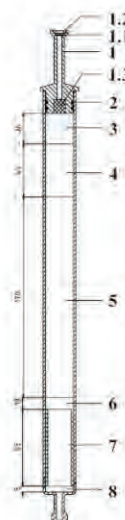


还原管 CHNS/CNS/S模式

- 1 堵头 (11.01-1004/4)
- 1.1 垫圈 (05 000 353)
- 1.2 金属网格 (11.00-1313/4)
- 1.3 石英棉 (03 679 908)
- 2 O型圈 2个 (03 654 627)
- 3 银棉 26 mm (22 131 365)
- 4 刚玉球 45 mm (50 008 467)
- 5 线状铜 170 mm (05 000 699)
- 6 石英棉 10 mm (03 679 908)
- 7 支撑管 65 mm (11.00-1172/4)
- 8 石英棉 5 mm (03 679 908)



还原管 CHN/CN/N模式

- 1 堵头 11.01-1004/4
- 1.1 垫圈 (05 000 353)
- 1.2 金属网格 (11.00-1313/4)
- 1.3 石英棉 (03 679 908)
- 2 O型圈 2个 (03 654 627)
- 3 银棉 20 mm (22 131 365)
- 4 线状铜 (05 000 699)
- 5 石英棉 5 mm (03 679 908)

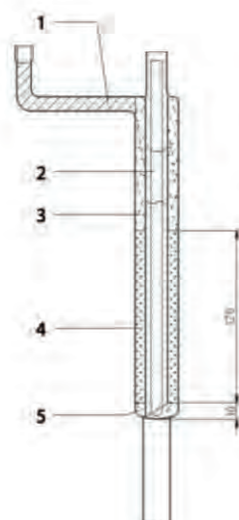

裂解管 O模式

- 1. 银棉 (22 131 365)
 - 2. O模式灰分管 (22 133 211/4)
 - 3. 石英片 (03 679 907)
 - 4. 炭黑 (03 679 910)
 - 5. 石英片 (03 679 907)
- O模式裂解管 (22 133 210/3)



各种O型圈及附件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
filter, diameter 18mm	滤棉	03 002 399	
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
O2-lance, 140 mm	陶瓷加氧管	05 000 088	
o-ring 22 x 2, green	O型圈	05 000 095	
lance-sealing, 10 pieces	加氧管密封件	05 000 247	
O2-lance, 170 mm	陶瓷加氧管	05 000 658	
wire mesh, ronde dia. 22 mm	金属网格	12.00-1004/4	
distance ring	间隔环	12.01-1032/4	

标准样品			
英文描述	中文名称	订货号	备注
Phenylalaline	苯丙氨酸	05 001 169	
sulfanilamid, 10 g	磺胺	15.00-0062	

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
copper, wire 100g	线状铜	05 000 699	
copper oxide, wires, 250 g	线状氧化铜	05 001 039	
tungsten(VI)-oxide, 60 g	氧化钨	11.02-0008	
tungsten(VI)-oxyd powder 90g	粉末状氧化钨	11.02-0024	
tungsten kit, compl., Premium	钨粒	12.01-0045	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	
corundum balls, 40 g	刚玉球	50 008 467	


石英管/坩埚			
英文描述	中文名称	订货号	备注
combust./reduct.- Tube, quartz	石英燃烧/还原管	11.00-1150/4	
ash finger, quartz	石英灰分管	11.00-1170/4	
support tube, quartz, 65 mm	石英支撑管	11.00-1172/4	
protective tube, quartz	石英保护管	11.00-1317/4	
ash crucibles, quartz, 60mm	石英灰分坩埚	11.02-1036/4	
ash crucibles, steel	不锈钢坩埚	11.45-1005/4	
combustion-, post comb. Tube	燃烧管	12.01-1036/4	

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
tin foil cups, 100 purchase	锡箔杯	05 000 429	
tin foil, 450 purchase	锡箔纸	12.01-0032	
tin boats 4 x 4 x 11 mm, 1000 purchase	锡舟	22 137 418	
tin boats 6 x 6 x 12 mm, 500 purchase	锡舟	22 137 419	
tin boats 8 x 8 x 15 mm, 250 purchase	锡舟	22 137 420	

干燥管 CHNS/CNS

模式还原管 CHNS/CNS


模式燃烧管 CHNS/CNS 模式

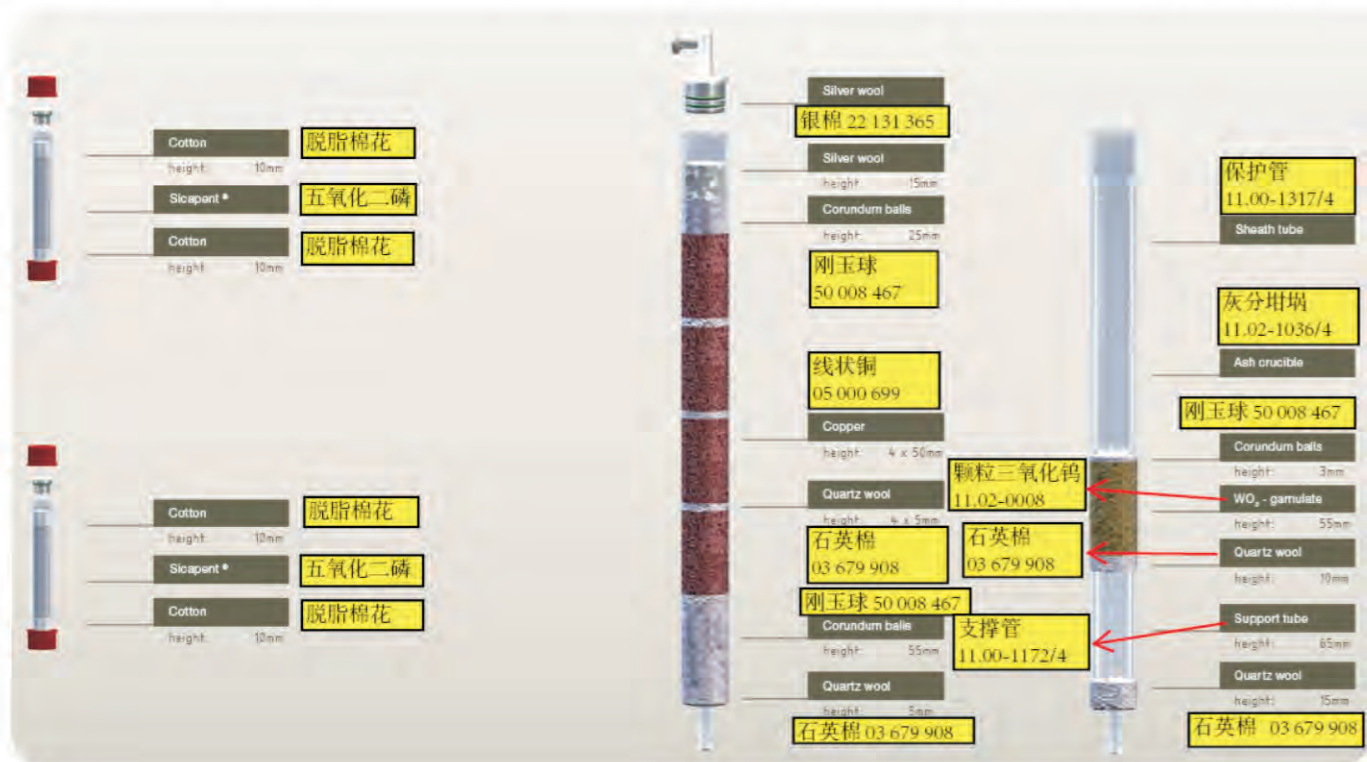

干燥管 CHN/CN/N 模式还原管

CHN/CN/N 模式不锈钢燃烧管

CHN/CN/N 模式不锈钢二级燃烧管 CHN/CN/N 模式

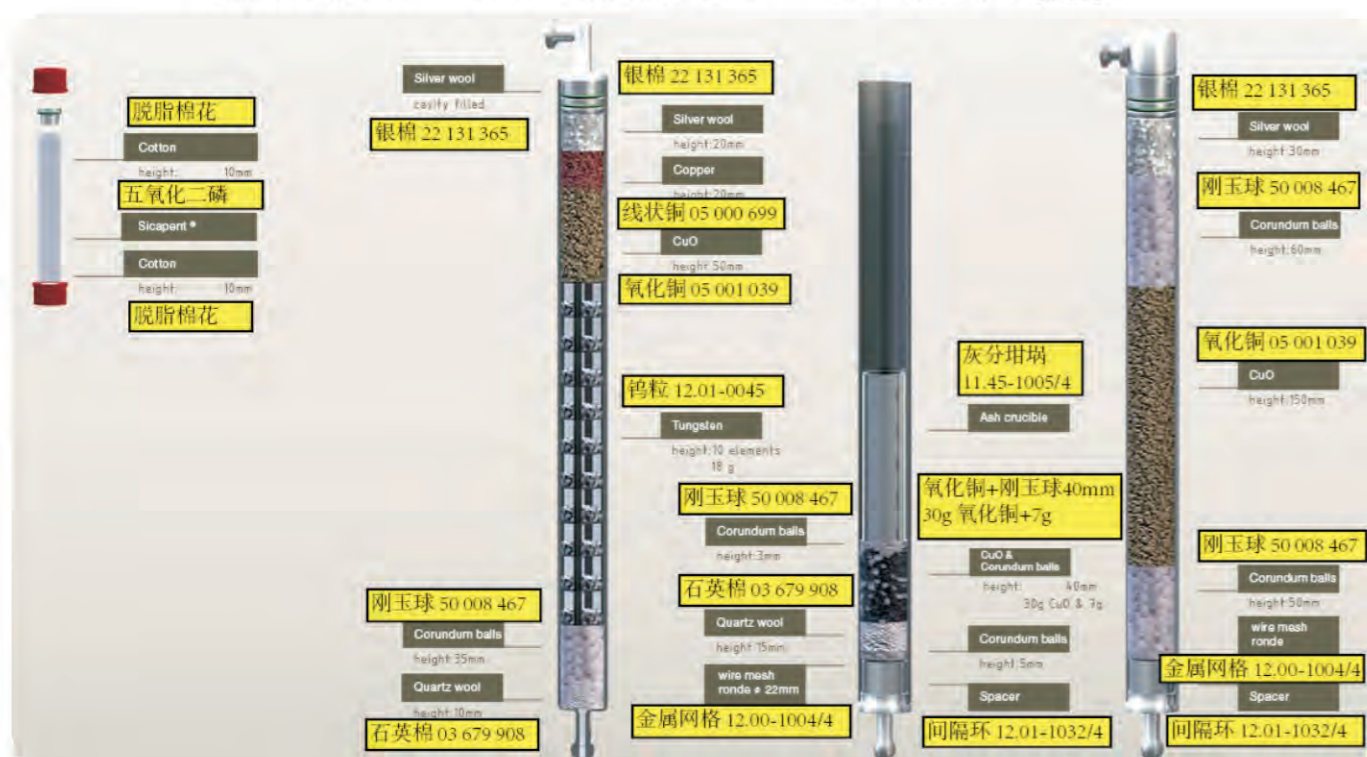


各种O型圈及附件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
o-ring 32 x 3, red	O型圈	03 002 268	
o-ring 7 x 1.5, red	O型圈	03 002 395	
filter 14 x 20 mm	滤棉	03 002 399	
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
o-ring 22 x 2, green	O型圈	05 000 095	
square gasket, black	方型垫圈	05 000 353	
o-ring 9.19 x 2.62, green	O型圈	05 000 359	
o-ring 7.5 x 2.5, green	O型圈	05 000 416	
wire mesh, ronde dia.	网状金属片	12.00-1004/4	
distance ring	间隔环	12.01-1032/4	
wire mesh ronde	网状金属片	50 008 449/4	

标准样品			
英文描述	中文名称	订货号	备注
glutamic acid, purity >99%	谷氨酸	05 001 067	

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
Pt-catalyst 5%, 30 g	铂催化剂	03 002 262	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
copper, wire 100g	线状铜	05 000 699	
copper oxide, wires, 250 g	线状氧化铜	05 001 039	
tungsten(VI)-oxide, 60 g	颗粒三氧化钨	11.02-0008	
tungsten(VI)-oxyd powder, 90 g	粉末三氧化钨	11.02-0024	
tungsten-kit, complete	钨粒	12.01-0045	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	
corundum balls, 40 g	刚玉球	50 008 467	

石英管/坩埚			
英文描述	中文名称	订货号	备注
combustion tube varioEL	燃烧管	11.00-1150/4	
quartz tube, 29mm, tungsten	石英管	25.00-0017	
combustion tube, quartz	石英燃烧管	25.00-1028	
combustion tube	燃烧管	25.00-1030	
post combustion tube steel	不锈钢燃烧管	25.00-1048	


样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
gripper arm for CN/N	样品钳	25.00-0029	
crucibles, ceramic, 100 purchase	陶瓷坩埚	25.00-1123	
gripper arm-MAX Sulfur	样品钳	25.20-0004	

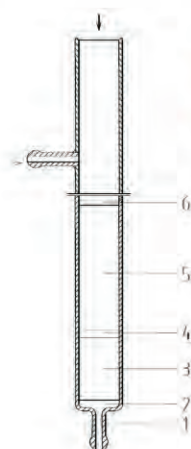

varioMAX CHN 燃烧管

温度设定900℃

1. 燃烧管 25.00-1028
2. 石英棉 5mm 03 679 908
3. 刚玉球 35mm 约15g 50 008 467
4. 石英棉 5mm 03 679 908
5. 氧化铜+刚玉球 05 001 039
100mm 86g+22g 50 008 467
6. 刚玉球 3mm 50 008 467

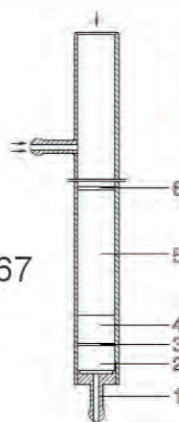

varioMAX CN 燃烧管

温度设定900℃


1. 燃烧管 (不锈钢) 25.00-1030
2. 间隔环 12.01-1032
3. 网状金属片 50 008 449/4
4. 刚玉球 20mm 约8g 50 008 467
5. 氧化铜 约92g, 05 001 039
与约20g 95mm的刚玉球混合
50 008 467
6. 刚玉球 3mm 50 008 467



varioMAX CHN 二级燃烧管 (固体)

温度设定850℃


1. 二级燃烧管 11.00-1150/4
2. 石英棉 10mm 约0.2g 03 679 908
3. 刚玉球 60mm 约20g 50 008 467
4. 石英棉 10mm 约0.2g 03 679 908
5. 氧化铜 150mm 约195g 05 001 039
6. 刚玉球 60mm 约20g 50 008 467
7. 银棉 30mm 约10g 22 131 365
8. O型圈 03 654 627
9. 堵头 25.30-0028
10. 方型垫圈 05 000 353

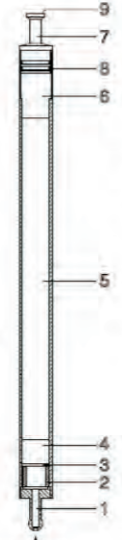

varioMAX CN 二级燃烧管 (固体)


温度设定900℃

1. 二级燃烧管 25.00-1048
2. 间隔环 12.01-1032/4
3. 网状金属片 12.00-1004/4
4. 刚玉球 2mm 约7g 50 008 467
5. 氧化铜 305g 05 001 039
+铂催化剂 30g,
03 002 262270mm
6. 银棉 45mm 约10g 22 131 365
7. 堵头 25.00-1168
8. O型圈 05 000 095
9. 方型垫圈 05 000 353

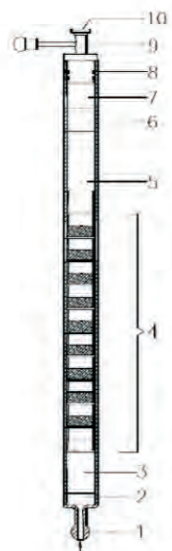

还原管 CHNS/CNS/S模式


1. 还原管 11.00-1150/4
2. 石英棉 10mm 约0.2g 03 679 908
3. 刚玉球 35mm 约12g 50 008 467
4. 钨粒套装 12.0-0045
11个间隔物, 10x20g钨粒
5. 氧化铜 50mm 约65g 05 001 039
6. 铜 20mm 约25g 05 000 699
7. 银棉 20mm 约10g 22 131 365
8. O型圈 03 654 627
9. 堵头 25.30-0026
10. 方型垫圈 05 000 353

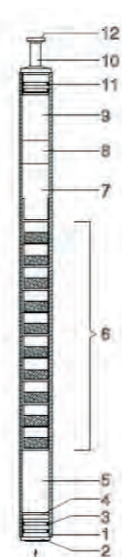

varioMAX CN 还原管

温度设定830℃


1. 还原管 25.00-0017
2. 堵头 12.01-1014/4
3. O型圈 03 654 627
4. 网状金属片 12.00-1004/4
5. 刚玉球 50mm 约18g 50 008 467
6. 钨粒套装 12.01-0045
11个间隔物, 10x20g钨粒
7. 氧化铜 50mm 约65g 05 001 039
8. 线状铜 20mm 约25g 05 000 699
9. 银棉 40mm 约10g 22 131 365
10. 堵头 25.00-1172
11. O型圈 03 654 627
12. 方型垫圈 05 000 353

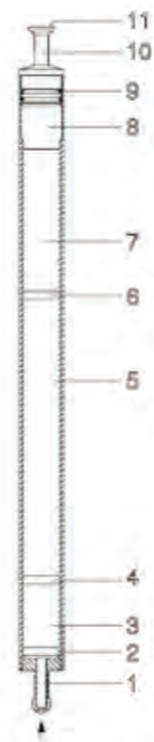

varioMAX CNS 二级燃烧管

温度设定800℃

1. 二级燃烧管 25.00-1048
2. 石英棉 5mm 03 679 908
3. 刚玉球 40mm 约14g 50 008 467
4. 石英棉 5mm 03 679 908
5. 氧化铜 195g 05 001 059
铂催化剂 15g 03 002 262 175 mm
6. 石英棉 5mm 03 679 908
7. 线状铜 90mm 约100g 05 000 699
8. 银棉 30mm 约6.5g 22 131 365
9. 堵头 25.00-1168
10. O型圈 05 000 095
11. 方型垫圈 05 000 353

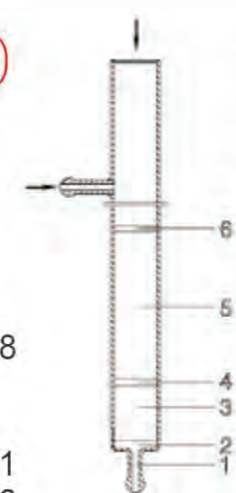

varioMAX CNS 燃烧管

温度设定1140℃

1. 燃烧管 25.00-1028
2. 石英棉 2mm 03 679 908
3. 刚玉球 35mm 约15g 50 008 467
4. 石英棉 5mm 03 679 908
5. 氧化钨 95mm, 约120g 11.02-0008
6. 刚玉球 3mm 50 008 467



varioMAX CNS 还原管

温度设定850℃

1. 还原管 11.00-1150
2. 石英棉 03 679 908
3. 刚玉球 55mm 约19g 50 008 467
4. 石英棉 5mm 03 679 908
5. 线状铜 50mm 约60g 05 000 699
用5mm石英棉分隔
03 679 908
6. 刚玉球 20mm 约7g 50 000 467
7. 银棉 25mm 约14g 22 131 365
8. O型圈 03 654 627
9. 堵头 25.20-1001
10. 方型垫圈 05 000 353




各种O型圈及配件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
Al2 O3-wool, 20g	铝棉	05 000 086	
o-ring 7.5x2.5, green	O型圈	05 000 416	
nitrogen free paper, 500 sheets	无氮滤纸	05 000 316	

标准样品			
英文描述	中文名称	订货号	备注
Standard, 4.5g, 4.1%C	标样	35.00-0156	

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
copper, wire 100g	线状铜	05 000 699	
copper oxide, wires, 250 g	线状氧化铜	05 001 039	
tungsten(VI)-oxide, 60 g	氧化钨	11.02-0008	
tungsten(VI)-oxyd powder 90g	粉末状氧化钨	11.02-0024	
tungsten kit, compl., Premium	钨粒	12.01-0045	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	
corundum balls, 40 g	刚玉球	50 008 467	


石英管/坩埚			
英文描述	中文名称	订货号	备注
combust./reduct.- Tube, quartz	石英燃烧/还原管	11.00-1150/4	
ash finger, quartz	石英灰分管	11.00-1170/4	
support tube, quartz, 65 mm	石英支撑管	11.00-1172/4	
drying tube, cpl.	干燥管	21.20-0005	
ash crucibles, ceramic	陶瓷灰分坩埚	21.00-1114	

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
tin foil cups, 100 purchase	锡箔杯	05 000 429	
tin foil, 450 purchase	锡箔纸	12.01-0032	

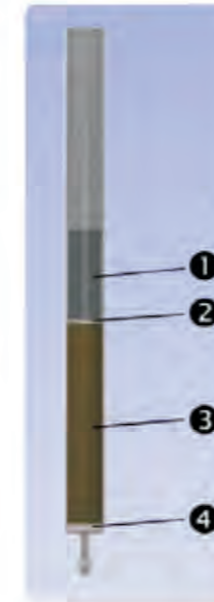


燃烧管 C 模式

1. 灰分管 11.00-1170/4
2. 刚玉球 3mm 50 008 467
3. 氧化铜 135 mm 05 001 039
4. 石英棉 5mm 03 679 908

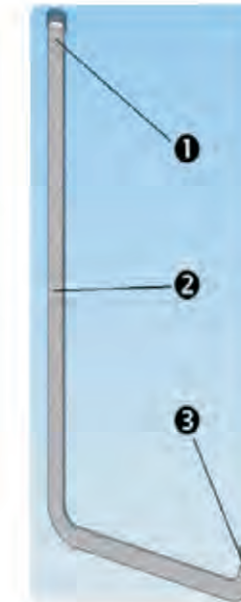


干燥管 C/S/CS模式

1. 脱脂棉花 20mm 05 001 715
2. 五氧化二磷 03 960 352
3. 石英棉 03 679 908

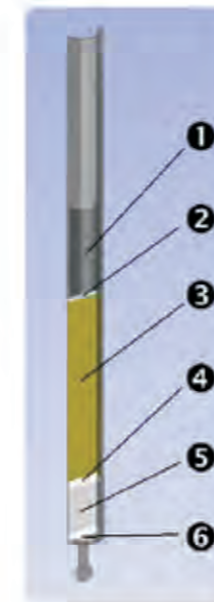

燃烧管 S/CS 模式

1. 灰分管 11.00-1170/4
2. 刚玉球 3mm 50 008 467
3. 粒状氧化钨 120mm 11.02-0008
4. 石英棉 5mm 03 679 908
5. 刚玉球 30mm 50 008 467
6. 石英棉 5mm 03 679 908

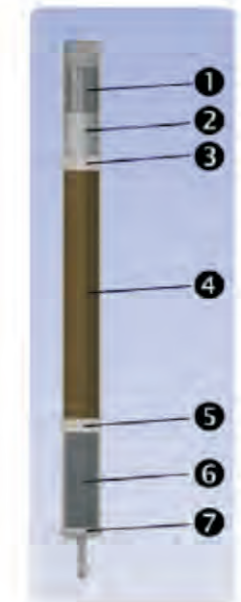

二级燃烧管CS模式

1. 银棉 30mm 22 131 365
2. 刚玉球 30mm 50 008 467
3. 石英棉 10mm 03 679 908
4. 氧化铜 170mm 05 001 039
5. 石英棉 10mm 03 679 908
6. 支撑管 65mm 11.00-1172/4
7. 石英棉 5mm 03 679 908



各种O型圈及附件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
filter 14 x 22 mm	滤棉	03 002 399	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
Al ₂ O ₃ -wool, 20 g	氧化铝棉	05 000 086	固体模式
square gasket, black	垫圈	05 000 353	
o-ring, black	O型圈	05 001 302	
o-ring, black	O型圈	05 001 403	固体模式

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
quartz chips, 50 g	石英片	05 000 900	
Pt-catalyst	铂催化剂	05 001 380	
copper oxide, wire 250g	氧化铜	05 001 039	
magnesium perchlorate	过氯酸镁	05 001 059	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	

石英管			
英文描述	中文名称	订货号	备注
combust./reduct.-tube, quartz	石英燃烧/还原管	11.00-1150/4	
ash finger, quartz	石英灰分管	11.00-1170/4	固体模式
protective tube, quartz	石英保护管	11.00-1317/4	
cannula, 0.5mm diameter	插管	38.00-1252	
ash crucible, quartz	石英灰分坩埚	38.00-1290	

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
tin capsules, 250 pcs 0.5 ml	锡囊	03 951 619	固体模式
tin capsules, 250 pcs 0.025ml	锡囊	03 951 620	固体模式
tin capsules, 0.1 ml	锡囊	05 000 481	固体模式
silver boats, 500 purchase	银舟	11.00-1371	固体模式
tin foil, 450 purchase	锡箔纸	12.01-0032	固体模式
silver boats, 130 purchase	银舟	22 133 212	固体模式
tin boats 4 x 4 x 11 mm, 1000 purchase	锡舟	22 137 418	固体模式
tin boats 6 x 6 x 12 mm, 500 purchase	锡舟	22 137 419	固体模式
tin boats 8 x 8 x 15 mm, 250 purchase	锡舟	22 137 420	固体模式
cover foil, 1500 purchase	锡箔纸	34.00-0052	
silver foil, 40 x 40 mm, 100 purchase	银纸	25.00-0074	固体模式

varioTOC cube 液体模式燃烧管的装填


液体模式：燃烧管的填充
 1. 保护管 2. 灰分坩埚 3. 石英片15mm 4. 石英棉 5mm
 5. 铂催化剂 25mm 6. 石英棉 5mm 7. 石英片85mm 8. 石英棉 5mm
 Working temperature: 850 °C



- 1. 保护管 11.00-1170/4
- 2. 灰分坩埚 38.00-1290
- 3. 石英片 15mm 05 000 900
- 4. 石英棉 5mm 03 679 908
- 5. 铂催化剂 25mm 05 001 380
- 6. 石英棉 5mm 03 679 908
- 7. 石英片 85mm 05 000 900
- 8. 石英棉 5mm 03 679 908

varioTOC cube 固体模式燃烧管的装填

固体模式：燃烧管的填充
 1. 保护管 2. 3. 灰分管底部填充铝棉 4. 石英片5mm 5. 氧化铜 85mm
 6. 石英棉 5mm 7. 石英片40mm 8. 石英棉 5mm
 Working temperature: 950 °C

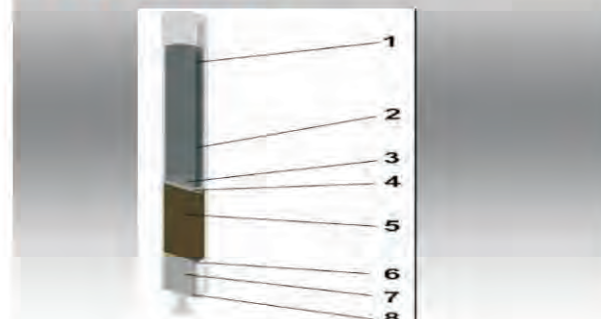

- 1. 保护管 11.00-1317/4
- 2. 灰分管 11.00-1170/4
- 3. 铝棉 05 000 086
- 4. 石英片 5mm 05 000 900
- 5. 氧化铜 85mm 05 001 039
- 6. 石英棉 5mm 03 679 908
- 7. 石英片 40mm 05 000 900
- 8. 石英棉 5mm 03 679 908

varioTOC cube 各种其他管的装填

左图起
 图1：过滤管（填充过滤纤维垫）
 图2：卤素吸收管（填充银丝）
 图3：TIC反应管 sparger
 图4：酸的容器：1% H₃PO₄配制：
 在容器内先注入超纯水125ml；然后加入1.5ml 浓度为85%磷酸 NV=N1V1
 图5：干燥管（填充过氯酸镁）

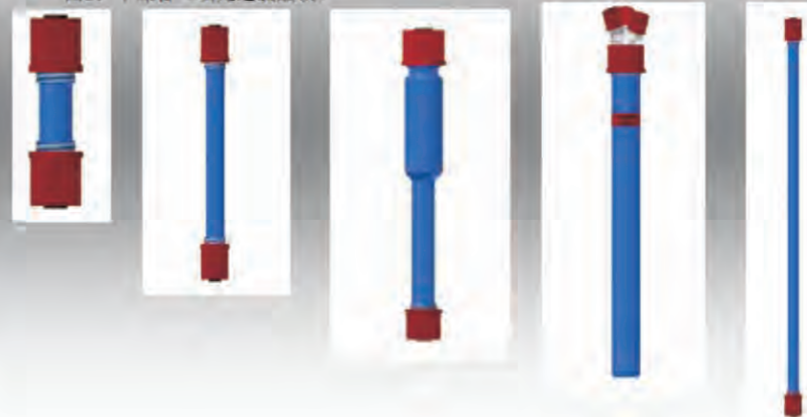


图1：过滤管50 009 375/4 过滤纤维垫

图2 卤素吸收管34.00-0086/4 银丝22 131 365

图3 TIC反应管38.00-0035

图4 酸的容器38.00-0074

图5 干燥管15.00-0080 过氯酸镁05 001 059





各种O型圈及附件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
filter 14 x 22 mm	滤棉	03 002 399	
square gasket, black	垫圈	05 000 353	
o-ring, black	O型圈	05 001 302	
o-ring, black	O型圈	05 001 403	固体模式

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
copper, wire 100 g	线状铜	05 000 699	
Pt-catalyst	铂催化剂	05 001 380	
magnesium perchlorate	过氯酸镁	05 001 059	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	

石英管			
英文描述	中文名称	订货号	备注
reactor vessel	石英反应管	35.00-2125	
reactor solids	固体反应管	35.00-2107	固体模式

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
crucibles, quartz glass	玻璃坩埚	35.00-2166	固体模式
crucible holders, steel	不锈钢坩埚支架	35.00-2192	固体模式
crucible, steel	不锈钢坩埚	35.00-2193	固体模式

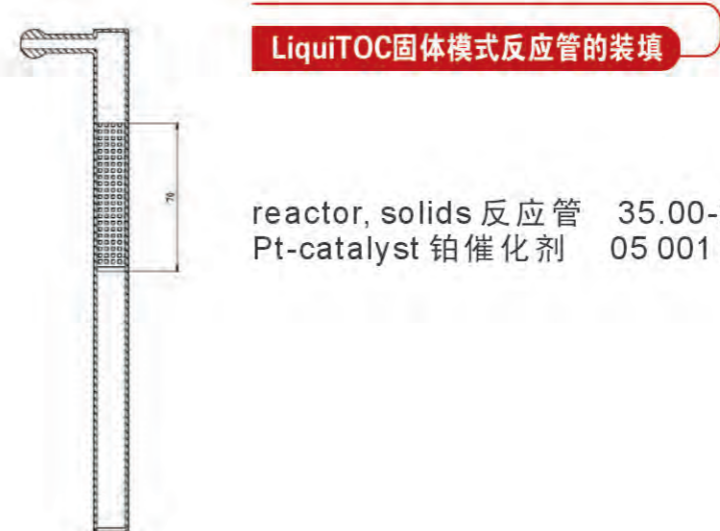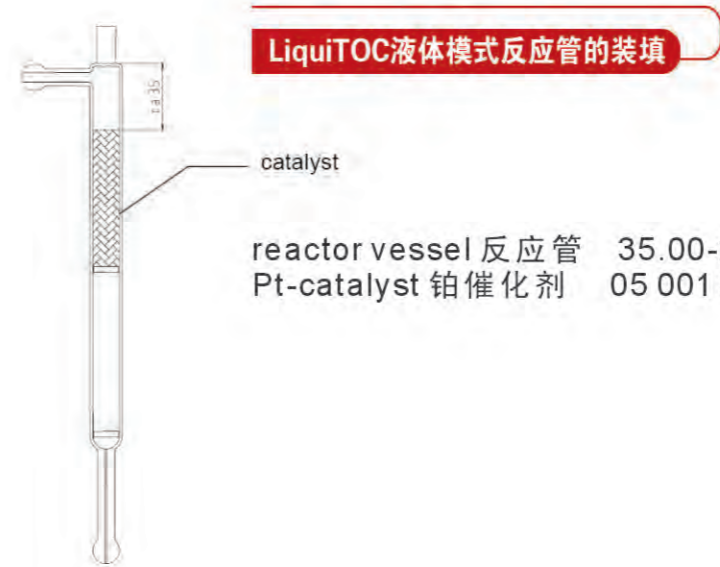

u-tube, GL 18 U型管 34.00-1339/4
magnesium perchlorate 过氯酸镁 05 001 059




各种O型圈及配件			
英文描述	中文名称	订货号	备注
o-ring 20 x 2, green	O型圈	03 654 627	
quartz wool, 10 g	石英棉	03 679 908	
Al2 O3-wool, 20g	铝棉	05 000 086	
o-ring 22 x 2, green	O型圈	05 000 095	
o-ring 9.19x2.62, green	O型圈	05 000 359	
o-ring 7.5x2.5, green	O型圈	05 000 416	
o-ring 18x2.5, green	O型圈	05 001 053	
O2-lance, 140mm	陶瓷加氧管	05 000 088	
Lance sealing, 10pcs	密封垫	05 000 247	
square gasket, black	方型垫圈	05 000 353	
wire mesh, ronde dia.22mm	网状金属片	12.00-1004/4	
filter, 18x20mm	滤棉	03 002 399	

标准样品			
英文描述	中文名称	订货号	备注
aspartic acid, 100g	冬氨酸, 100g	88 895 805	

化学试剂			
英文描述	中文名称	订货号	备注
Pt-catalyst 5%, 30g	铂催化剂 5%	03 002 262	
tungsten kit, compl., Premium	钨粒套装	12.01-0045	
copper, wire 100g	线状铜	05 000 699	
copper oxide, wires, 250 g	线状氧化铜	05 001 039	
Manganese(IV) oxide, 16g	氧化镁	05 000 880	
silver wool, 50 g	银棉	22 131 365	
corundum balls, 40 g	刚玉球	50 008 467	


石英管/不锈钢管/坩埚			
英文描述	中文名称	订货号	备注
combustion tube, steel	不锈钢燃烧管	12.01-1036/4	
quartz tube, 29mm	石英棉	25.00-0017	
quartz bridge	石英桥	11.00-1331	
ash crucibles, steel	不锈钢灰分坩埚	12.00-1087/4	
ceramic ash finger	陶瓷灰分管	05 000 087	
post combustion tube steel	不锈钢二级燃烧管	25.00-1048	

样品封装			
英文描述	中文名称	订货号	备注
tin foil	锡箔	12.01-0033	

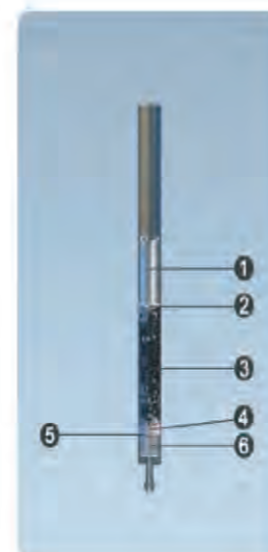


燃烧管

1. 灰分坩埚 12.00-1087/4
2. 刚玉球 3mm 50 008 467
3. 氧化铜 + 刚玉球, 110 mm
80g 氧化铜 + 20g刚玉球
氧化铜 05 001 039
刚玉球 50 008 467
4. 刚玉球 10mm 50 008 467
5. 网状金属片 22mm 12.00-1004/4
6. 间隔环 12.01-1032/4

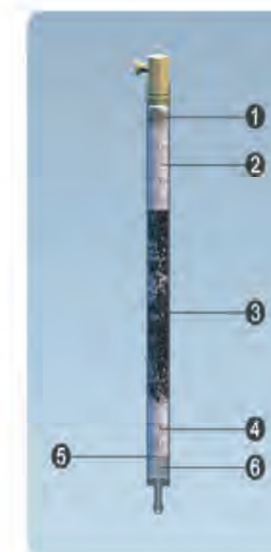


二级燃烧管

1. 银棉 22 131 365
2. 刚玉球 76mm 50 008 467
3. 氧化铜 + 铂催化剂
=200g氧化铜+15g
铂催化剂氧化铜
05 001 039铂催化剂
03 002 262
4. 刚玉球 50mm 50 008 467
5. 金属网格 22mm 12.00-1004/4
6. 间隔环 12.01-1032/4

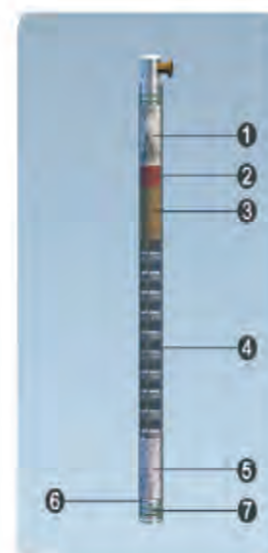

还原管

1. 银棉 22 131 365
2. 线状铜 20mm 05 000 699
3. 氧化铜 50mm 05 001 039
4. 钨粒, 10层, 每层20g
12.01-0045
5. 刚玉球 55mm 50 008 467
6. 金属网格 22mm 12.00-1004/4
7. 还原管塞子

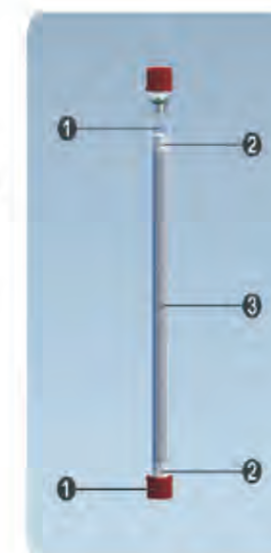

干燥管

1. 空白
2. 脱脂棉花 10mm 05 001 715
3. 五氧化二磷 03 960 352



化学制药



农业



环境



矿物燃料和发电



同位素



耗材

禹重科技® ÜZONGLAB

成分分析仪器 | 表面测试仪器 | 样品前处理仪器

上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼

电话：021-8039 4499 传真：021-5433 0867

上海|北京|沈阳|太原|长沙|广州|成都|青岛|香港

全国销售和售后服务电话：400-808-4598

邮编：201104，China

邮箱：shanghai@uzong.cn

更多信息请访问：www.uzong.cn



了解我们



微信公众号